



Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Probenahmeanweisung Slides

zur Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes

Geräte /Materialien

- Slides (rot/blau)
- wasserfester Stift

Siegen, 30.06.2009

Unsere Zeichen: roe

Probenahme_slides_090630

.docx

Seite 1 von 1

Durchführung

- Je Probennummer werden 2 Slides benötigt:
 - roter Deckel (für aerobe Gesamtkeimzahl) und
 - blauer Deckel (für Enterobacteriaceen und E. coli)
- Nummerierung der benötigten Anzahl an Slides auf dem Deckel
- Aufschrauben des Deckels und Abklatsch der Oberfläche mit dem auf dem Träger befindlichen Nährboden. Dabei beide Seiten des Trägers mit leichtem gleichmäßigem Druck auf die Oberfläche bringen (unterschiedliche, repräsentative Stellen).
- Beide Seiten der Trägers ca. 5 Sekunden fest gegen die zu untersuchende Oberfläche drücken.
- Die Träger sollen mit nichts anderem als dem zu testenden Material in Berührung kommen!
- Nach der Probenahme die Träger sorgfältig in das Trägergefäß zurückstecken und mit dem Deckel verschrauben.
- Die Oberflächen sind mit den jeweiligen Nummern der Slides auf dem Probenentnahmeschein einzutragen.

Transport

- Träger können in gekühltem Zustand für Stunden aufbewahrt oder transportiert, dürfen jedoch niemals eingefroren werden